


# แม้แต่เครื่องชั่งที่ดีที่สุด ก็ยังต้องการการดูแลเอาใจใส่

เครื่องชั่งที่สะอาดเป็นก้าวแรกสู่การชั่งน้ำหนักที่ปลอดภัยและแม่นยำ การทำความสะอาดช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนและช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องชั่งของคุณ


ใช้น้ำยาทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการทั่วไป เช่น น้ำ, อะซิโตน, เอทานอล 70%, ไอโซโพรพานอล 70%, ไฮโดรคลอริก 3 – 10%, โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 – 1.0 M และ โกลโคลิก 2 – 3% เพื่อทำความสะอาดเครื่องชั่งของคุณ




โดยทั่วไป ให้ทำความสะอาดเครื่องชั่งทันทีหลังการใช้งานแต่ละครั้ง หรือเมื่อคุณเปลี่ยนตัวอย่าง

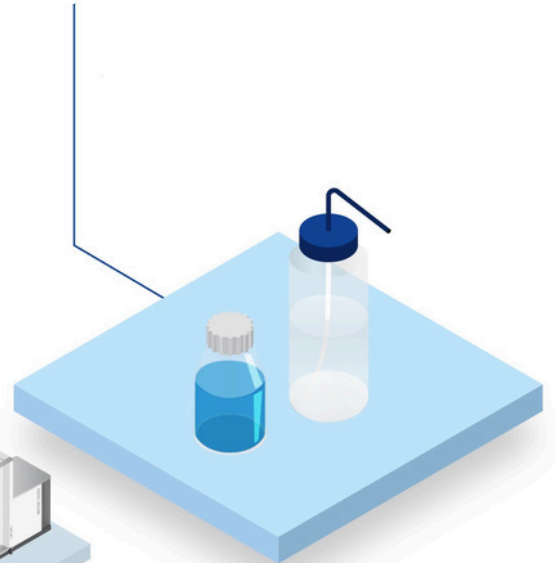

สำหรับผงแป้งและฝุ่นให้ใช้ทิชชูทำความสะอาด ห้ามเป่า เนื่องจากอาจถ่ายเทสิ่งสกปรกหรือวัสดุตัวอย่างที่หกหรือไหลเข้าไปด้านในได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แปรงทำความสะอาดตัวเครื่อง กระจกกันลม บริเวณพื้นที่ชั่งน้ำหนัก และ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้

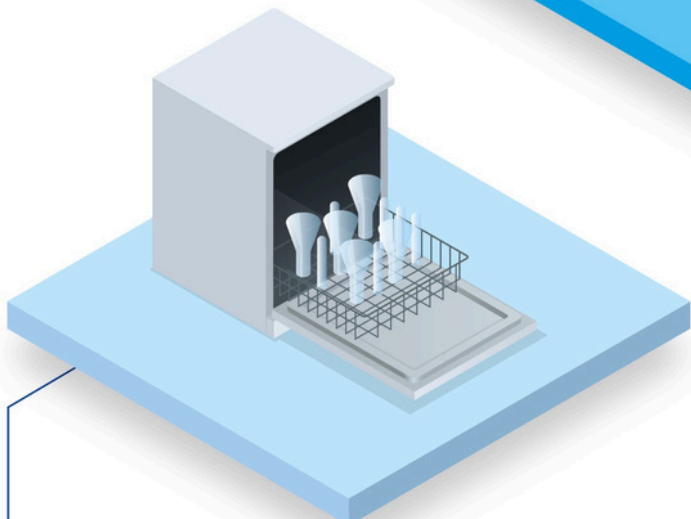

คุณสามารถทำความสะอาดกระจกกันลม, จานชั่งและส่วนประกอบจานชั่ง รวมถึงถาดรอง ด้วยเครื่องล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการของคุณได้

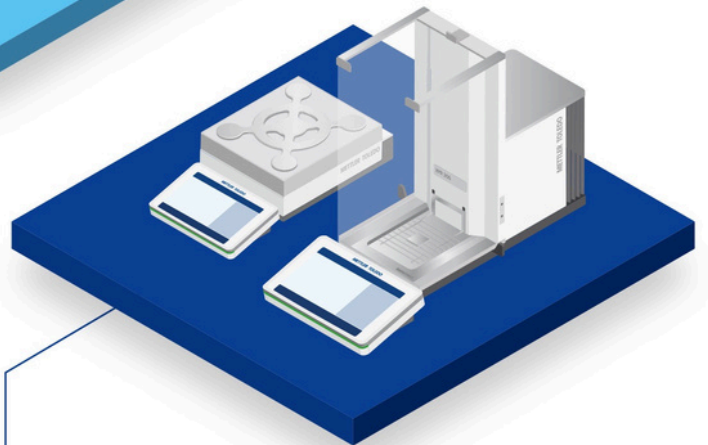

แนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องชั่งในตำแหน่งที่เครื่องทำงานอยู่ อย่าเอียง เคลื่อนย้าย หรือพกวาไปรอบๆ หากคุณไม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยกเครื่องชั่งถอดชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาดหากเป็นไปได้ (เช่น จานชั่ง น้ำหนักและถาดรอง) ศึกษาคู่มือการใช้งานเพื่อดูคำแนะนำในการถอดชิ้นส่วนเครื่องชั่งอย่างถูกต้อง



เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการทำมาความสะอาดเครื่องชั่ง

**METTLER TOLEDO**